


GC/MSによる脂肪酸メチルエステル類検出

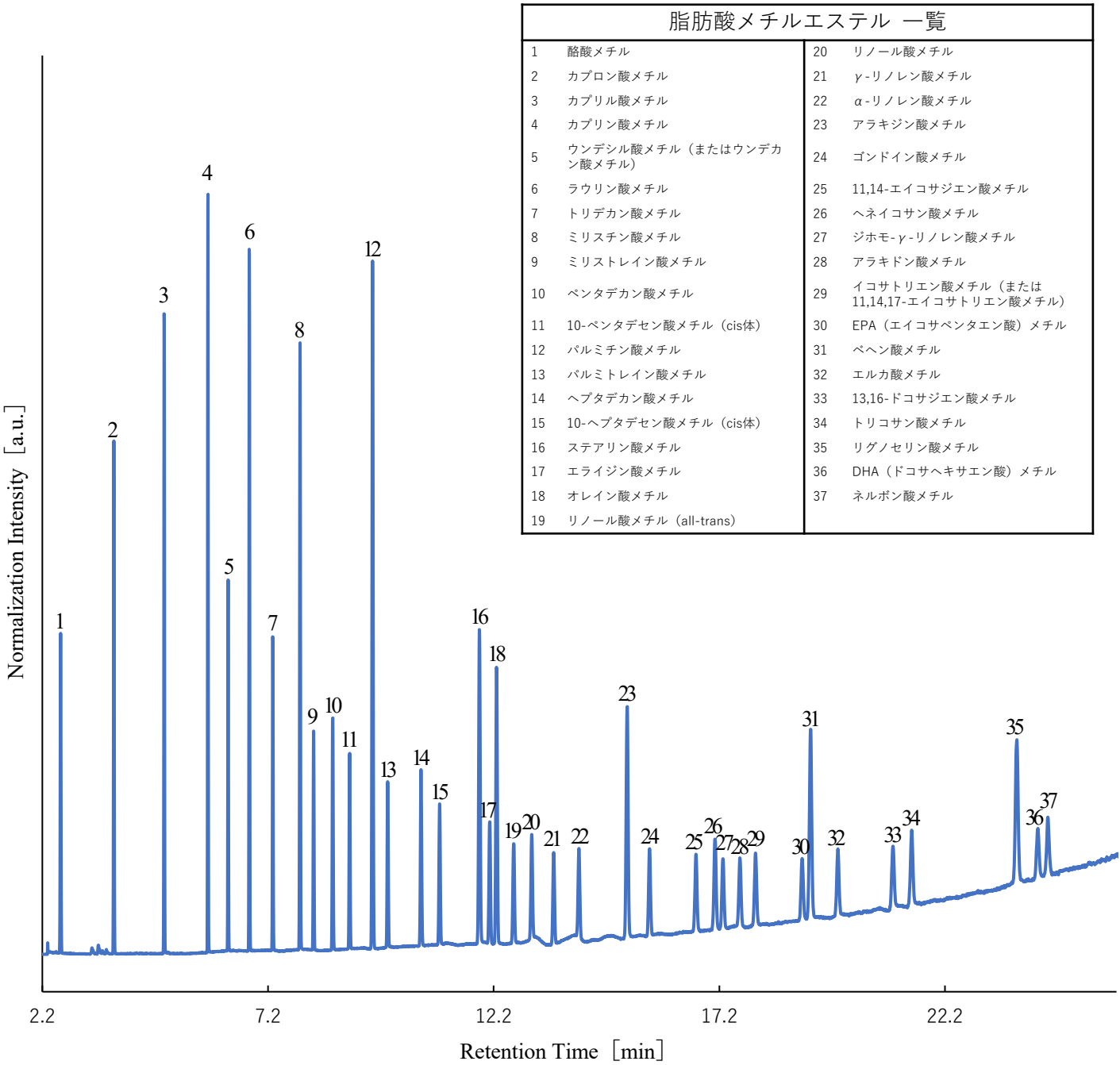

分離装置	Agilent 8890GC System		
使用カラム	Agilent DB-23 column 内径 0.25 mm×カラム長 30 m, 膜厚 0.25 μm		
注入モード	スプリット (スプリット比 50)	注入口温度	250℃
クロマトグラフ条件	50℃ (1 min hold) — 175℃/min — 230℃ (5.5 min hold) , Total time 39 min		
キャリアガス流量	1 mL/min (ヘリウム 純度 99.999%)	イオン化法	EI (70 eV)
インジェクション量	1 μL (RESTEK Food Industry FAME Mix)		